

## OmniMount 封片剂 (OmniMount Mounting Medium)

**介绍:** 这是一款全能兼容型封片剂, 最适合与环保脱蜡剂 Histo-Clear 或者 Histo-ClearII 一起使用, 是脱蜡剂 Histo-Clear 的理想合作伙伴。OmniMount 封片剂溶剂比二甲苯基封片剂具有更高的闪点和更低的毒性, 因此 OmniMount 封片剂既提供了相对安全的工作环境, 又降低了运输成本。


**保存:** 密封, 室温保存于阴凉、通风、干燥处!

**警示:** 该产品含有易燃、易挥发性物质, 注意操作空间通风、无明火!



### 封片步骤:

1. 染色后的组织片经酒精和脱蜡剂 Histo-Clear 脱水后 (注意: 脱水步骤要完全), 直接将载玻片凉于载玻片架上, 以便多余流走脱蜡剂 Histo-Clear 试剂; 或者直接用纸巾的一角吸去多余的脱蜡剂。
2. 用玻璃棒或者滴管取出大约 0.25ml (1 滴) OmniMount 封片剂, 滴于水平放置的载玻片片上。
3. 将盖玻片保持与载玻片表面 45° 的角度慢慢下降, 底边接触 OmniMount 封片剂。当封片剂沿着滑动的边缘扩散时, 松开盖玻片, 让 OmniMount 缓慢扩散 (20-30 秒)。用低尘纸擦拭吸去多余的 OmniMount。
4. 建议水平放置载玻片半小时后, 再移至显微镜下观察 (防止盖片位移)。完全干燥可能需要 24-48 小时。加速干燥可放置 37° C 温箱进行。

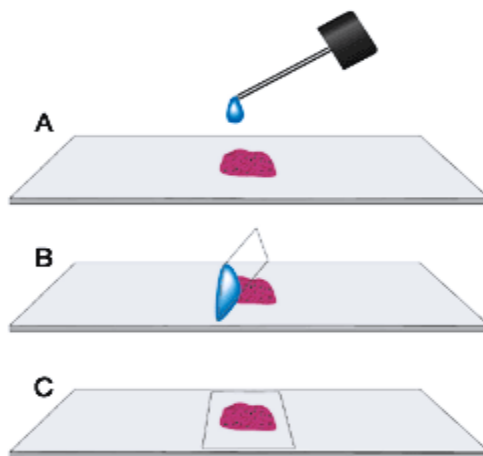

### 订购信息

M2000	OmniMount 封片剂	停售
M2010	OmniMount 封片剂	100ml
M2050	OmniMount 封片剂	500ml