


## 脱蜡剂 Histo-Clear

这是一款环保型生物组织透明剂，有助于做出高质量的组织切片。因其无毒、可完全生物降解，大大降低了废弃物处置费用。

与过去常常用到的环保脱蜡剂相比，我们推出的是最新国际流行的配方产品，降低了原来的过于浓烈的柠檬味道，使得整体气味更加怡人。

备注：脱蜡剂 Histo-Clear 并不完全匹配所有的市面上见到的合成封片剂，为了最好的封片结果，建议使用 OmniMount 环保封片剂（海德货号 M2000）。

普通的样本的一般处理流程图，从固定到封片：

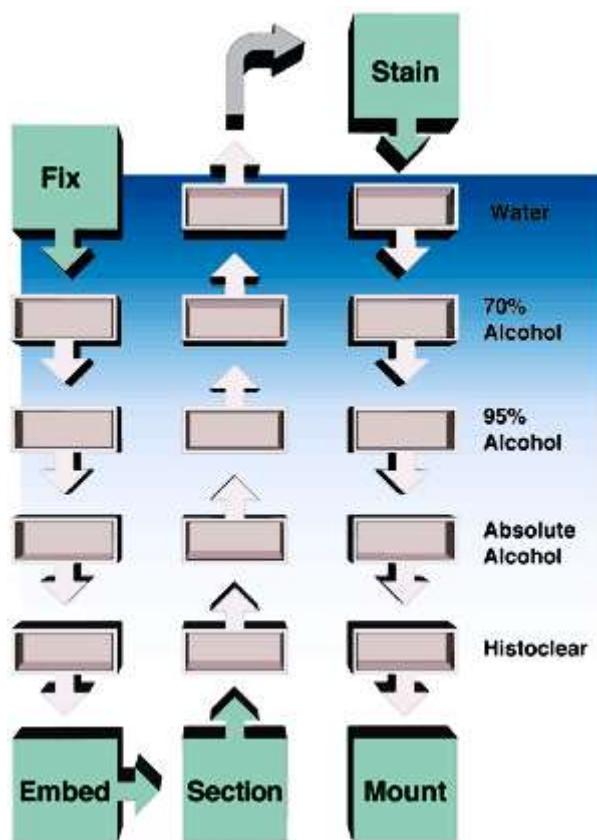

在从固定到包埋流程中:

脱蜡剂的组织处理 Protocol	
Process Bath	Time (Hours)
70% ethanol	1.5
80% ethanol	1.5
95% ethanol	1.5
Absolute alcohol	1.5
Absolute alcohol	1.5
Anhydrous isopropanol (optional)	1.5 (may help to remove last trace of water)
10% ethanol, 90% 脱蜡剂	4
脱蜡剂	4
脱蜡剂	4
Paraffin	1.5
Paraffin	1.5
Paraffin	1.5
Paraffin	1.5

在从脱蜡到染色的流程中:

脱蜡剂 Dewaxing and Staining Protocol	
Process Bath	Time (minutes)
脱蜡剂	5
脱蜡剂	5
10% ethanol, 90% 脱蜡剂	5
Absolute alcohol	5
Absolute alcohol	5
95% ethanol	5
80% ethanol	5
70% ethanol	5



北京昌平回龙观西大街 115 号龙冠大厦 410

电话: (010) 52571502

传真: (010) 52571975

email: hedebio@163.com

www.hedebio.com

为了利用脱蜡剂 Histo-Clea 得到最好的结果，我们需要注意以下几点：

1. 经常更换最后的无水乙醇浴，或一旦有水污染迹象时就更换。脱蜡剂是非常不耐水的。在初始脱水处理加入异丙醇步骤或加入 10%乙醇步骤将最大限度地减少水结转的影响。
2. 封片剂的选择，需要选择合适的封片剂，例如选择 OmniMount 封片剂（货号 M2000）

**备注：这些步骤是为给定实验室的设备、组织类型、切片厚度等开发最佳工艺的推荐起点。**

订购信息		
H6000	脱蜡剂 Histo-Clear	1L
H6025	脱蜡剂 Histo-Clear	2.5L